

产品手册

H_GHR Reporter BaF3 Cell Line

H_GHR Reporter BaF3 细胞系

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V2.12.2

目录

一、	产品基本信息及组分.....	3
二、	包装、运输及储存.....	3
三、	产品描述.....	4
四、	材料准备.....	5
1.	细胞培养、冻存、复苏试剂准备.....	5
2.	试剂耗材准备.....	5
五、	细胞复苏、传代、冻存.....	6
1.	细胞复苏.....	6
2.	细胞传代.....	6
3.	细胞冻存.....	6
六、	使用方法（示例）.....	7
1.	Assay 验证实验.....	7
1)	加样步骤.....	7
2)	报告基因检测.....	8
3)	验证结果.....	8
附录 1:	RT 验证结果.....	9
附录 2:	稳定性验证结果.....	9
使用许可协议:	10

一、 产品基本信息及组分

基本信息

产品编号	产品名称	规格
GM-C30425	H_GHR Reporter BaF3 Cell Line	5E6 Cells/mL

组成成分

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
GM-C30425	H_GHR Reporter BaF3 Cell Line	5E6 Cells/mL	1 管	-196°C

二、 包装、运输及储存

1. 细胞系产品干冰运输，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
2. 接触产品请带手套。请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
3. 本产品相关 Assay，应在二级生物安全实验室或生物安全柜中进行。

三、 产品描述

生长激素 (GH) 受体 (GHR) 是 I 类细胞因子受体家族的一员，在中枢神经系统中具有活性。该受体家族缺乏内在激酶活性，并依赖于相关的酪氨酸激酶在配体结合后进行信号转导。GHR 在其非配体状态下以同源二聚体的形式存在，并且每个 GHR 单体都与一种或多种无活性激酶相关。GHR 通过与 GH 结合发挥作用，并在一系列细胞过程中发挥重要作用，包括衰老、新陈代谢和核易位。GHR 表达广泛，几乎所有身体组织都表达 GHR。

人类生长激素 (GH) 是一种从垂体前叶分泌的肽类激素。它具有调节出生后生长和新陈代谢的核心功能，并对各种人体组织表现出多效性。生长激素循环中的慢性分泌过多（通常来自分泌生长激素的垂体腺瘤）通常与肢端肥大症有关，肢端肥大症是一种使人衰弱的疾病，其特征是骨骼过度生长、软组织增大、胰岛素抵抗以及心血管和胃肠道疾病。

吉满生物 H_GHR Reporter BaF3 Cell Line 是一种 Luciferase 报告基因细胞系。当 GH 药物结合受体后，激活下游信号通路，从而激活荧光素酶 (Luciferase) 的表达。Luciferase 读值即代表信号通路的激活效果，因此可用于 GH 的激活效果评价。

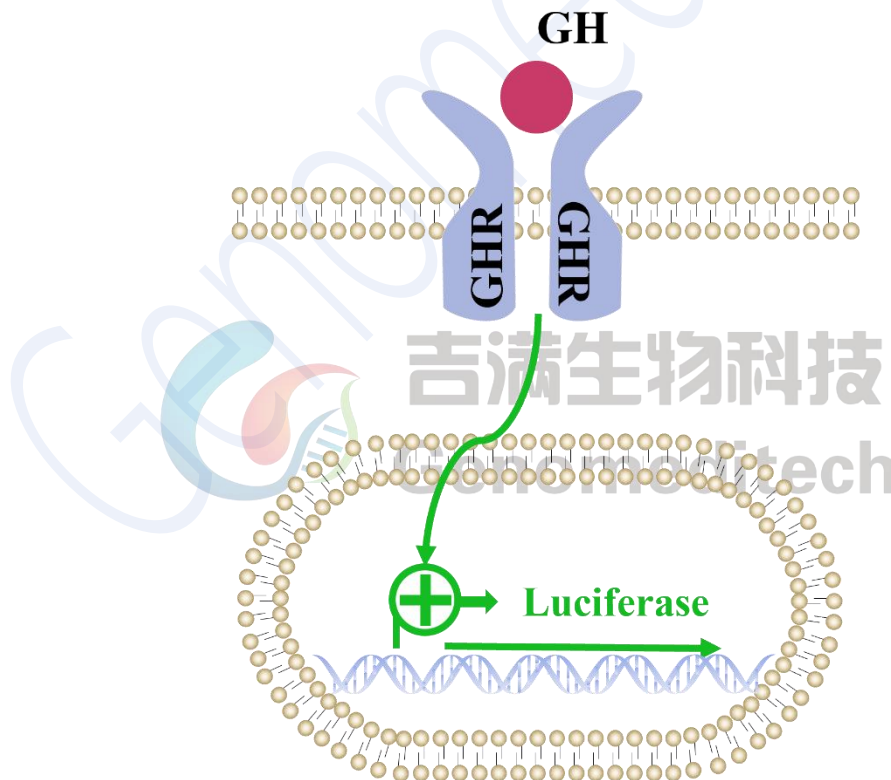


Fig 1. GHR 原理图

四、 材料准备

1. 细胞培养、冻存、复苏试剂准备

细胞复苏培养基:	RPMI 1640+10% FBS+1% P.S+20 ng/mL H_GH
细胞生长培养基:	RPMI 1640+10% FBS+1% P.S+20 ng/mL H_GH+5 µg/mL Blasticidin+0.25 µg/mL Puromycin
细胞冻存液:	90% FBS+10%DMSO
Assay Buffer:	RPMI 1640+1% FBS+1% P.S

2. 试剂耗材准备

试剂准备

Reagent	Specification	Manufacturer/Catalogue No.
Blasticidin	10 mg	Genomeditech/GM-040404-1
Puromycin	25 mg	Genomeditech/ GM-040401-1
Pen/Strep	100 mL	Thermo/15140-122
Fetal Bovine Serum	500 mL	ExCell/FSP500
RPMI 1640	500 mL	Viva Cell BIOSCIENCES/C3010-0500
96 well round well culture plate	96-well	NEST/701001
96 Well Clear V-Bottom Tissue Culture	96-well	Corning/3894
96 well White Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate	96-well	Corning/3912
Recombinant Human GH	10 µg	Novoprotein/C725
GMOne-Step 2.0 Luciferase Reporter Gene Assay Kit	1000T	Genomeditech/GM-040513C

重要仪器

Equipment	Manufacturer/Catalogue No.
细胞计数仪	ThermoFisher Scientific/Countess 3
酶标仪	Moleculardevices/SpectraMax L

五、 细胞复苏、传代、冻存

1. 细胞复苏

- 37°C水浴锅预热复苏培养基，加入预热后的复苏培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37°C恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下不断摇动至融化（通常 2-3 分钟）。
- 用 70%乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中，轻轻混匀， $176 \times g$ ，离心 5 min，使细胞沉淀，弃上清。
- 使用 1 mL 复苏培养基重悬细胞沉淀，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞，活细胞 $\geq 3 \times 10^6$ cells/mL。
- 调整活细胞密度到 $3-5 \times 10^5$ cells/mL，将细胞悬液接种至 1-2 个 T25 中（3-5 mL，培养面积 25 cm²），竖瓶培养。

3. 细胞冻存

- 使用 $176 \times g$ ，3 min 离心收集细胞。
- 使用预冷细胞冻存液（90% FBS + 10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为 5×10^6 cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。
- 拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中，-80°C下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

2. 细胞传代

注：细胞复苏后的 1 至 2 代，使用复苏培养基，待细胞状态稳定后，再更换为含有抗生素的生长培养基。

- 细胞为小鼠原 B 细胞，悬浮生长。
- 首次复苏后，约 48-72 h 可进行第一次传代，此次传代后细胞培养基可调整为添加抗生素的生长培养基。若 48 h 未传代，建议适当补加复苏培养基，瓶体改为横向放置。
- 推荐细胞接种密度在 $3.5-4.5 \times 10^5$ cells/mL，当细胞浓度达到 $1-1.2 \times 10^6$ cells/mL 时进行传代，1 传 3-1 传 5，2-3 天传代，不要让其浓度超 1.4×10^6 cells/mL，推荐使用 T25 瓶进行传代培养，也可通过计数控制细胞传代密度。
- 该细胞为悬浮细胞，传代时推荐使用【半换液法】对细胞状态较为有利。传代时可以直接向培养瓶中添加生长培养基，然后将细胞吹打均匀后移入新的 T25 培养瓶中继续培养。

注意事项：

- 细胞倍增率稳定后再用于检测或冻存，一般在 7-10 天左右。常规的稳定倍增率是 24 ± 8 小时。
- 首次传代时注意营养，不处理时务必隔天适当补加复苏培养基。
- FBS 需 56° C 水浴 30 分钟，可热灭活补体和部分病毒，但不显著影响大多数生长因子和细胞因子活性。

六、使用方法（示例）

1. Assay 验证实验

操作步骤可根据示例调整优化,对于本次实验,推荐 H_GHR Reporter BaF3 Cell Line 细胞量为 1×10^5 cells/孔。本次实验使用 Recombinant Human GH (22.1 kDa; 以下简称 H_GH) 作为阳性药物, Conc.01 浓度为 $1 \mu\text{g/mL}$, 4 倍梯度稀释, Conc.01-Conc.09 分别排布在 B2-B10, B11 为 0 浓度对照。周围孔加入 $100 \mu\text{L}$ PBS, 以防止边孔蒸发。

孔板布局:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	
B	H_GH	PBS	1 $\mu\text{g/mL}$	250 ng/mL	62.5 ng/mL	15.63 ng/mL	3.91 ng/mL	976.56 pg/mL	244.14 pg/mL	61.04 pg/mL	15.26 pg/mL	0	PBS
C	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	
D													
E													
F													
G													
H													

1) 加样步骤

- 在实验前 1-2 h, 将细胞从培养瓶中取出, 离心收集细胞沉淀, 使用 Assay Buffer 清洗 5 遍后, 重悬细胞, 检测细胞活力并计数, 再用 Assay Buffer 调整细胞浓度为 2×10^6 cells/mL。以排枪加 $50 \mu\text{L}$ 细胞/孔至中间孔。周围的孔加 $100 \mu\text{L}$ PBS。盖上板盖, 于孵箱中孵育待用。
- 使用 1 个无菌 96 孔 V 底板准备药物稀释。
- 每个待测抗体, 使用一行 (如 B2-B11)。
- 母液准备

药物名称	储液	母液	配置方法
H_GH	0.1 mg/mL	/	直接使用储液

- 96 孔 V 底板中, 加入 Assay Buffer, 各孔体积见下表, 如 B2 孔加入 $71.87 \mu\text{L}$ Assay Buffer, B3-B11 孔, 加入 $110 \mu\text{L}$ Assay Buffer。
- 吸取不同体积的待测样品母液, 加入到第一个梯度稀释孔中 (如 B2 中加入 $1.47 \mu\text{L}$ H_GH), 混匀。

母液吸取	梯度稀释孔，依次从前孔吸取 18.33 μL ，加入次孔										对照组	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.47 μL H_GH	加入	71.87 μL	55 μL	55 μL	55 μL	55 μL	55 μL	55 μL	55 μL	55 μL	55 μL	

- g) 从第一个稀释孔 B2 中吸取 18.33 μL ，加入到第二个稀释孔 B3，充分混匀。
- h) 以此类推，直至第 9 个梯度稀释孔 (B10)。
- i) 将步骤 a 孵育的细胞孔板取出。
- j) 加入梯度稀释好的药物，50 μL 每孔。
- k) 盖板上盖，于 37 $^{\circ}\text{C}$ CO_2 培养箱中培养 24 h。
- l) 使用报告基因检测试剂盒，检测 Luciferase。

2) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

H_GHR Reporter BaF3 Cell Line	0 $\mu\text{g}/\text{mL}$	1 $\mu\text{g}/\text{mL}$	15.26 pg/mL
	736668	9815069	702339

3) 验证结果

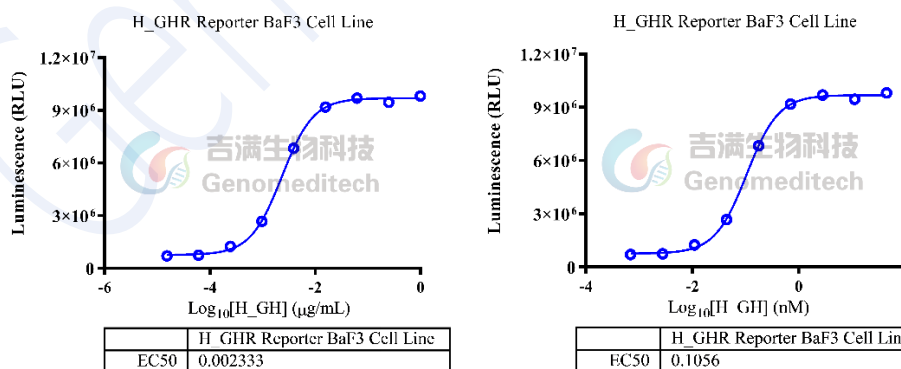


Fig 2. Response to Recombinant Human GH. The H_GHR Reporter BaF3 Cell Line (Cat. GM-C30425) at a concentration of 1×10^5 cells/well (96-well format) was stimulated with serial dilutions of Recombinant Human GH (Novoprotein/C725) in assay buffer (RPMI 1640 + 1% FBS + 1% P.S) for 24 hours. The firefly luciferase activity was measured using the Luciferase Reporter Assay Kit (Genomeditech). The maximum induction fold was approximately [14.0].

(Right panel: Data plotted after conversion of drug concentrations from mass concentration to molar concentration.)

附录 1: RT 验证结果

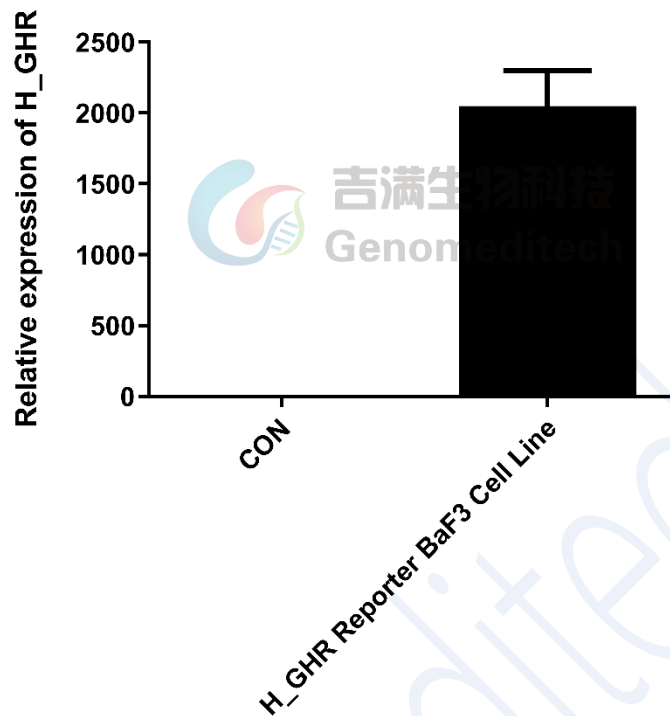


Fig 3. The mRNA expression levels of H_GHR in the H_GHR Reporter BaF3 Cell Line (Cat. GM-C30425) were determined by RT-qPCR.

附录 2: 稳定性验证结果

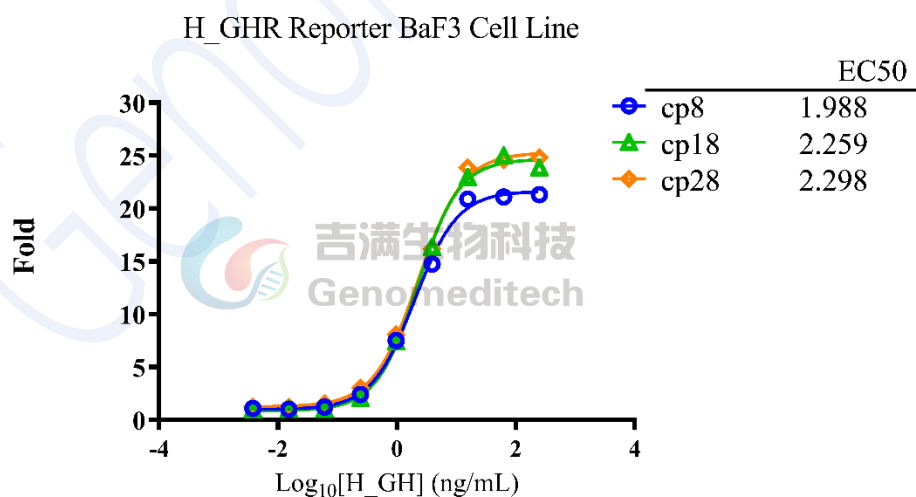


Fig 4. The passage stability of response to Recombinant Human GH. The passage 8, 18 and 28 of H_GHR Reporter BaF3 Cell Line (Cat. GM-C30425) at a concentration of 1E5 cells/well (96-well format) were stimulated with serial dilutions of Recombinant Human GH (Novoprotein/C725) in assay buffer (RPMI 1640 + 1% FBS + 1% P.S) for 24 hours. The firefly luciferase activity was measured using the Luciferase Reporter Assay Kit (Genomeditech).

使用许可协议：

凡购买及使用本细胞系产品，即表明使用者自愿接受并遵守以下相关使用政策：

- 本细胞系产品限于科研用途，不得被利用于任何商业用途。
- 本产品严禁用于人类或动物疾病诊治，也不得直接用于人体相关实验。
- 用户及为其利益服务的第三方承包商仅可在约定科研范围内使用本材料及其子代，不得进行修饰，亦不得向任何其他实体（包括关联机构）分发、销售、转让或以其他方式提供吉满生物材料。
- 如需将本产品用于本声明范围以外的用途，须事先获得吉满生物科技（上海）有限公司的书面许可，详情请联系吉满生物科技（上海）有限公司。

Genomeditech