

V 1.0.0

GMycSpray 支原体喷雾试剂

产品简介:

支原体喷雾能阻止真菌(和孢子),细菌(和孢子),支原体和病毒(包括 HIV 和 Hepatitis B) 的生长和污染。它的活性成分是季铵类衍生物,不含汞,甲醛,苯酚或酒精等刺激性物质,无毒并可以生物降解。对一般的工作台和器材表面没有任何损伤。

产品信息:

产品编号	产品名称	规格
GM-83604-1	GMycSpray 支原体喷雾试剂	500 mL
GM-83604-2		1 L
GM-83604-3		5 L

使用方法:

1. 每两个星期喷一次 CO₂ 培养箱, 喷洒前不需要清空培养箱。
2. 超净工作台每次使用前喷一次, 待其自然风干。

注意事项:

1. 使用本试剂前请仔细阅读本说明书全文。
2. 整个实验, 应规范操作包括反应体系的配制、样本处理及加样。
3. 为了您的健康, 实验操作时请穿实验服和带一次性手套。

相关产品:

吉满拥有的一系列针对支原体的预防和清除产品:

产品编号	产品名称
GM-83601	GMyc-1 Mycoplasma Elimination Reagent 支原体清除试剂 (100×)
GM-83602	GMyc-2 Mycoplasma Elimination Reagent 支原体清除试剂 (100×)
GM-83603	GMyc-3 Mycoplasma Elimination Reagent 支原体清除试剂 (100×)

注: GMyc-1 Mycoplasma Elimination Reagent 支原体清除试剂 (100×)需与 GMyc-2 Mycoplasma Elimination Reagent 支原体清除试剂 (100×)配套使用。