

V 1.0.1

## Staphylococcal Enterotoxin E (SEE)

### 金黄色葡萄球菌肠毒素 E (SEE 肠毒素)

#### 产品介绍:

Staphylococcal Enterotoxin E (SEE) 金黄色葡萄球菌肠毒素 E (SEE 肠毒素), 能够有效增强共培养时刺激激活 Jurkat 的 IL2 分泌量。

#### 产品信息:

产品编号	产品名称	规格
GM-H23036	Staphylococcal Enterotoxin E (SEE) 金黄色葡萄球菌肠毒素 E (SEE 肠毒素)	1 μg (100 μL)

#### 保存条件:


冰袋运输。-20°C 保存, 有效期 1 年。

#### 使用说明:

使用前需先解冻至室温, 使用无菌去离子水或基础培养基 (含 5% BSA 和 1% FBS, 可以使 SEE 更稳定) 稀释到使用浓度, 再进行下游实验。

产品编号	产品名称	规格
GM-032AS002	H_TIGIT /CD155 Reporter Blockade Assay	0.3 ng/mL
GM-032AS005	H_PD-1 PDL1 Reporter Blockade Assay (CHO-aAPC)	5 ng/mL
GM-C20096	H_LAG3 Reporter Jurkat Cell Line	0.1 ng/mL

#### 验证结果示例:

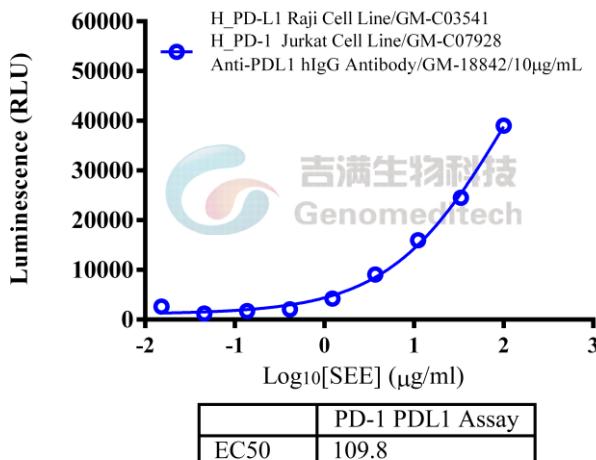

**注意事项:**

1. 使用本试剂前请仔细阅读本说明书全文。
2. 整个实验，应规范操作包括反应体系的配制、样本处理及加样。
3. 为了您的健康，实验操作时请穿实验服和带一次性手套。
4. 不同批次之间略有差异，实验前请进行浓度预实验。

Genomeditech