

产品手册

H_FGF21 Reporter HEK-293 Cell Line

H_FGF21 Reporter 293 细胞系

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V2.12.3

目录

一、	产品基本信息及组分.....	3
二、	包装、运输及储存.....	3
三、	产品描述.....	4
四、	材料准备.....	5
1.	细胞培养、冻存、复苏试剂准备.....	5
2.	试剂耗材准备.....	5
五、	细胞复苏、传代、冻存.....	6
1.	细胞复苏.....	6
2.	细胞传代（以 10 cm 皿为例）.....	6
3.	细胞冻存.....	6
六、	使用方法（示例）.....	7
1.	FGF-21 激活验证实验.....	7
1)	细胞准备.....	7
2)	报告基因检测.....	8
3)	验证结果.....	8
2.	FGFa、FGFb 激活验证实验.....	9
1)	细胞准备.....	9
2)	报告基因检测.....	10
3)	验证结果.....	11
附录 1:	稳定性验证.....	12
附录 2:	流式验证结果.....	12
相关产品	13
使用许可协议:	15

一、 产品基本信息及组分

基本信息

产品编号	产品名称	规格
GM-C19834	H_FGF21 Reporter HEK-293 Cell Line	5E6 Cells/mL

组成成分

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
GM-C19834	H_FGF21 Reporter HEK-293 Cell Line	5E6 Cells/mL	1 管	-196°C

二、 包装、运输及储存

1. 细胞系产品干冰运输，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
2. 接触产品请带手套。请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
3. 本产品相关 Assay，应在二级生物安全实验室或生物安全柜中进行。

三、 产品描述

成纤维细胞生长因子 21 (FGF21) 与 FGF19 和 FGF23 一起是 FGF 超家族的内分泌成员。已被证明可以作为代谢调节剂, 在控制葡萄糖稳态, 胰岛素敏感性和生酮作用方面发挥作用。肝脏被认为是 FGF21 产生的主要部位, 并释放到血液中。此外, 肝外组织, 如白色和棕色脂肪组织和骨骼肌, 也表达 FGF21。

FGF21 对靶细胞的作用需要 FGFRs 和 β -Klotho, 这是一种单通道跨膜蛋白, 可作为 FGF21 信号传导的受体因子。当两者结合时, FGF21 会刺激胰岛素敏感性和葡萄糖代谢, 从而导致体重下降。通过 FGF21 给药处理或者体内过表达 FGF21, 能够降低肥胖的啮齿类动物、猴类以及人类罹患高胰岛素血症、胰岛素抵抗和高血糖等疾病风险。

吉满生物 H_FGF21 Reporter HEK-293 Cell Line 是一种 Luciferase 报告基因细胞系。当 FGF21 结合 FGFR1 和 β -Klotho(KLB)受体后, 激活下游信号通路, 从而激活荧光素酶 (Luciferase) 的表达。Luciferase 读值即代表信号通路的激活效果, 因此可用于 FGF21 相关药物的体外效果评价。

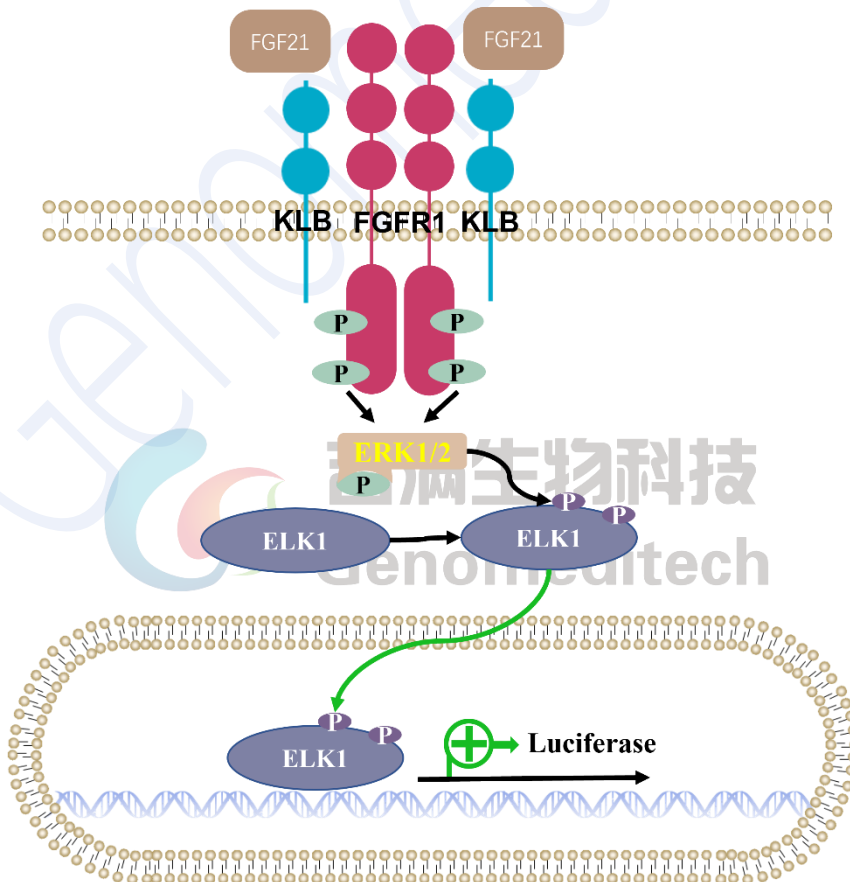


Fig 1.FGF21 信号通路图

四、 材料准备

1. 细胞培养、冻存、复苏试剂准备

细胞复苏培养基:	DMEM+10% FBS+1% P.S
细胞生长培养基:	DMEM+10% FBS+1% P.S+4 $\mu\text{g/mL}$ Blasticidin+400 $\mu\text{g/mL}$ G418+0.75 $\mu\text{g/mL}$ Puromycin+125 $\mu\text{g/mL}$ Hygromycin
细胞冻存液:	90% FBS+10% DMSO
Assay Buffer:	DMEM+1% FBS+1% P.S

2. 试剂耗材准备

试剂准备

Reagent	Specification	Manufacturer/Catalogue No.
Puromycin	25 mg	Genomeditech/GM-040401-1
Blasticidin	10 mg	Genomeditech/GM-040404-1
G418	1 g	Genomeditech/GM-040402-1
Hygromycin	1 g	Genomeditech/GM-040403-1
Pen/Strep	100 mL	Thermo/15140-122
Fetal Bovine Serum	500 mL	ExCell/FSP500
DMEM	500 mL	gibco/C11995500BT
96 Well Clear V-Bottom Tissue Culture	96-well	Corning/3894
96 well round well culture plate	96-well	NEST/701001
96 well White Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate	96-well	Corning/3912
Recombinant Human FGF-21	25 μg	R&D SYSTEMS/2539-FG/CF
Anti-Human CD331/FGFR1 Antibody (A08)	50 μg	antibodysystem/FHC88110
RG7992 (anti-Klotho Beta)	100 μg	Aladdin/Ab177889
Human FGFa (140AA)	10 μg	Novoprotein/C049
Human FGFb (157AA)	10 μg	Novoprotein/C046
GMOne-Step 2.0 Luciferase Reporter Gene Assay Kit	/	Genomeditech/GM-040513

重要仪器

Equipment	Manufacturer/Catalogue No.
细胞计数仪	ThermoFisher Scientific/Countess 3
酶标仪	Moleculardevices/SpectraMax L

五、 细胞复苏、传代、冻存

1. 细胞复苏

注：为确保最高存活率，应在收到冻存细胞后立即解冻并复苏培养。如果在收到细胞后需要继续储存，将其置于液氮罐中，严禁储存在 -70°C ，因为在 -70°C 下储存会导致活性丧失。

- 37 $^{\circ}\text{C}$ 水浴锅预热复苏培养基，加入预热后的复苏培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37 $^{\circ}\text{C}$ 恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下轻轻摇动解冻，直到刚刚融化（通常 2-3 分钟）。
- 用 70%乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中，轻轻混匀，176 \times g，离心 3 min，使细胞沉淀，弃上清。
- 使用 1 mL 复苏培养基重悬，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞，活细胞 $\geq 3 \times 10^6$ cells/mL。
- 通过补加复苏培养基的形式，调整活细胞密度到 $2-3 \times 10^5$ cells/mL，根据细胞悬液总体积，将细胞接种到合适的培养皿中。

3. 细胞冻存

- 使用 176 \times g，3 min 离心收集细胞。
- 使用预冷细胞冻存液（90% FBS + 10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为 5×10^6 cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。
- 拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中， -80°C 下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

2. 细胞传代（以 10 cm 皿为例）

注：细胞复苏后的 1 至 2 代，使用复苏培养基，待细胞状态稳定后，再更换为含有抗生素的生长培养基。

- 细胞为上皮细胞，贴壁生长。培养箱中孵育 16-24 h 后，镜下观察细胞贴壁情况，当细胞密度达到 80%，需要进行细胞传代。推荐细胞传代比例为 1:3-1:4，2-3 天传代。注意保持密度不超过 80%，否则可能会因细胞受到挤压而导致活性减弱。
- 将皿或培养瓶中的培养液弃去，10 cm 皿加 2 mL PBS 润洗 1 次。
- 弃 PBS，加 1 mL 0.25% Trypsin-EDTA 消化液，37 $^{\circ}\text{C}$ 消化 30-60 s，显微镜下观察。
- 待细胞变圆，细胞间隙明显，部分细胞刚开始脱离瓶壁时，加 2 mL 左右生长培养基混匀终止消化，将细胞小心吹打下来，176 \times g 室温离心 3 min。

注意事项：

- 细胞刚复苏，死细胞较多，属于正常现象，经调整会有明显好转，状态稳定后，传代后死细胞会变少，细胞生长速度趋于稳定。
- 注意保持密度不超过 80%，否则可能会因细胞受到挤压而导致活性减弱。

六、使用方法（示例）

1. FGF-21 激活验证实验

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐 H_FGF21 Reporter HEK-293 Cell Line 细胞量为 1.5×10^4 cells/孔。本次实验使用 Recombinant Human FGF-21 (20.2 kDa)（以下简称 H_FGF21）作为阳性药物，Conc.01 浓度为 3 $\mu\text{g}/\text{mL}$ ，4 倍梯度稀释，Conc.01-Conc.08 分别排布在 B2-B9，B10 为 0 浓度对照。周围孔加入 100 μL PBS，以防止边孔蒸发。

孔板布局：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	
B	H_FGF21	PBS	3 $\mu\text{g}/\text{mL}$	750 ng/mL	187.5 ng/mL	46.88 ng/mL	11.72 ng/mL	2.93 ng/mL	732.42 pg/mL	183.11 pg/mL	0	PBS
C		PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	
D												
E												
F												
G												
H												

1) 细胞准备

- 在实验前 16-24 h，将细胞从培养瓶中取出，消化离心收集细胞沉淀，使用适量完全培养基重悬细胞，检测细胞活力并计数，再以完全培养基调整细胞浓度为 1.5×10^5 cells/mL。以排枪加 100 μL 细胞/孔至中间 9 个孔。周围的孔加 100 μL PBS。盖上板盖，于孵箱中孵育过夜使用。
- 使用 1 个无菌 96 孔 V 底板准备药物稀释。
- 每个待测药物，使用一行（如 B2-B9）。
- 母液配置

药物名称	储液	母液	配置方法
H_FGF21	100 $\mu\text{g}/\text{mL}$	/	直接使用储液

- 96 孔 V 中，加入 Assay Buffer，各孔体积见下表，如 B2 孔加入 142.27 μL Assay Buffer，B3-B10 孔，加入 110 μL Assay Buffer。

- f) 吸取不同体积的待测样品母液，加入到第一个梯度稀释孔中（如 B2 中加入 4.40 μL H_FGF21），混匀。

母液吸取	梯度稀释孔，依次从前孔吸取 36.67 μL ，加入次孔									对照组		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4 μL H_FGF21	加入	142.27 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL		

- g) 从第一个稀释孔 B2 中吸取 36.67 μL ，加入到第二个稀释孔 B3，充分混匀。
h) 以此类推，直至第 8 个梯度稀释孔（B9）。
i) 将步骤 a 孵育过夜的孔板取出，每孔吸弃 100 μL 培养基。
j) 加入之前准备好的梯度稀释液，每孔 100 μL 。
k) 盖上班盖，于 37 $^{\circ}\text{C}$ CO_2 培养箱中培养 16 h。
l) 使用报告基因检测试剂盒，检测 Luciferase。

2) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

H_FGF21 Reporter HEK-293 Cell Line	0 $\mu\text{g}/\text{mL}$	3 $\mu\text{g}/\text{mL}$	183.11 $\mu\text{g}/\text{mL}$
	5180	8302395	4779

3) 验证结果

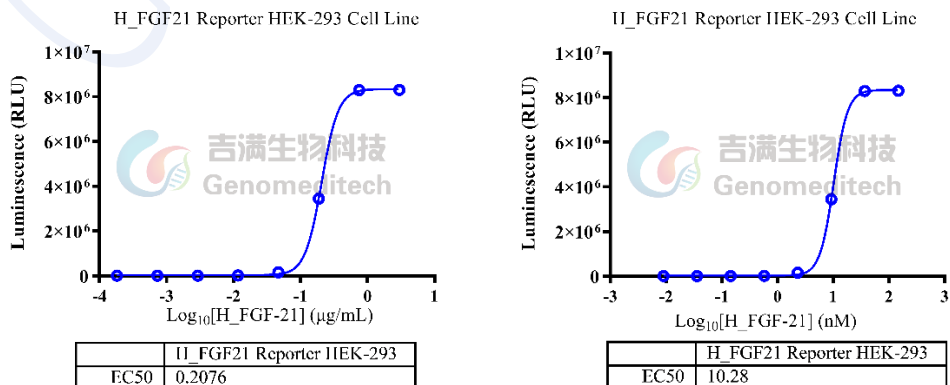


Fig 2.H_FGF21 激活验证结果

（右图对药物进行质量浓度和摩尔浓度的换算后绘制）

2. FGFa、FGFb 激活验证实验

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐 H_FGF21 Reporter HEK-293 Cell Line 细胞量为 1.3×10^4 cells/孔。本次实验使用 Human FGFa (140AA) (16 kDa) (以下简称为 FGFa)、Human FGFb (157AA) (17.4 Kda) (以下简称为 FGFb) 作为阳性药物，Conc.01 浓度为 500 ng/mL，5 倍梯度稀释，以 FGFa 为例：Conc.01-Conc.9 分别排布在 B2-B10，B11 为 0 浓度对照。周围孔加入 100 μ L PBS，以防止边孔蒸发。

孔板布局：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	
B	FGFa	PBS	500 ng/mL	100 ng/mL	20 ng/mL	4 ng/mL	800 pg/mL	160 pg/mL	40 pg/ml	8 pg/mL	1.6 pg/mL	0	PBS
C	FGFb	PBS	500 ng/mL	100 ng/mL	20 ng/mL	4 ng/mL	800 pg/mL	160 pg/mL	40 pg/ml	8 pg/mL	1.6 pg/mL	0	PBS
D		PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
E													
F													
G													
H													

1) 细胞准备

- 在实验前 16-24 h，将细胞从培养瓶中取出，消化离心收集细胞沉淀，使用适量完全培养基重悬细胞，检测细胞活力并计数，再以完全培养基调整细胞浓度为 1.3×10^5 cells/mL。以排枪加 100 μ L 细胞/孔至中间孔。周围的孔加 100 μ L PBS。盖上板盖，于孵箱中孵育过夜使用。
- 使用 1 个无菌 96 孔 V 底板准备药物稀释。
- 每个待测药物，使用一行（如 B2-B10）。
- 母液配置

药物名称	储液	母液	配置方法
FGFa	0.1 mg/mL	0.01 mg/mL	取 2 μ L 储液+18 μ L Assay Buffer
FGFb	0.1 mg/mL	0.01 mg/mL	取 2 μ L 储液+18 μ L Assay Buffer

- 96 孔 V 中，加入 Assay Buffer，各孔体积见下表，如 B2、C3 孔分别加入 130.63 μ L Assay Buffer，B3-B11、C3-C11 孔，加入 110 μ L Assay Buffer。

- f) 吸取不同体积的待测样品母液，加入到第一个梯度稀释孔中（如 B2 中加入 6.88 μL FGFa; C2 中加入 6.88 μL FGFb），混匀。

母液吸取	梯度稀释孔，依次从前孔吸取 27.5 μL ，加入次孔										对照组		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.88 μL FGFa	加入	130.63 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	
6.88 μL FGFb	加入	130.63 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	

- g) 从第一个稀释孔 B2、C2 中吸取 27.5 μL ，加入到第二个稀释孔 B3、C3，充分混匀。
- h) 以此类推，直至第 9 个梯度稀释孔（B10）。
- i) 将步骤 a 孵育过夜的孔板取出，每孔吸弃 100 μL 培养基。
- j) 加入之前准备好的梯度稀释液，每孔 100 μL 。
- k) 盖上班盖，于 37 $^{\circ}\text{C}$ CO_2 培养箱中培养 6 h。
- l) 使用报告基因检测试剂盒，检测 Luciferase。

2) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

药物	0 $\mu\text{g}/\text{mL}$	500 ng/mL	1.6 pg/mL
H_FGF21 Reporter HEK-293 Cell Line + FGFa	2272	284261	1752
H_FGF21 Reporter HEK-293 Cell Line + FGFb	1646	271646	1914

3) 验证结果

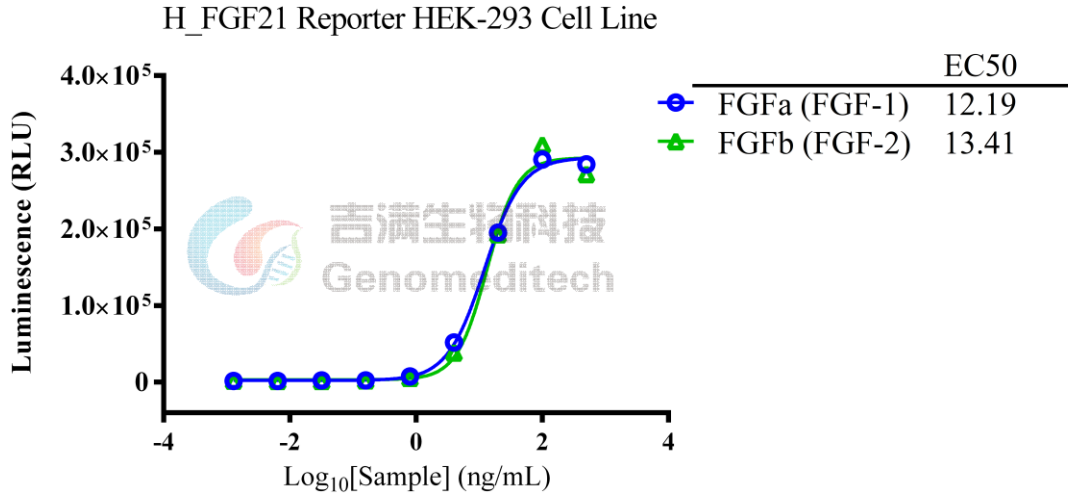


Fig 3. FGFa、FGFb 激活验证结果

附录 1: 稳定性验证

H_FGF21 Reporter HEK-293 Cell Line

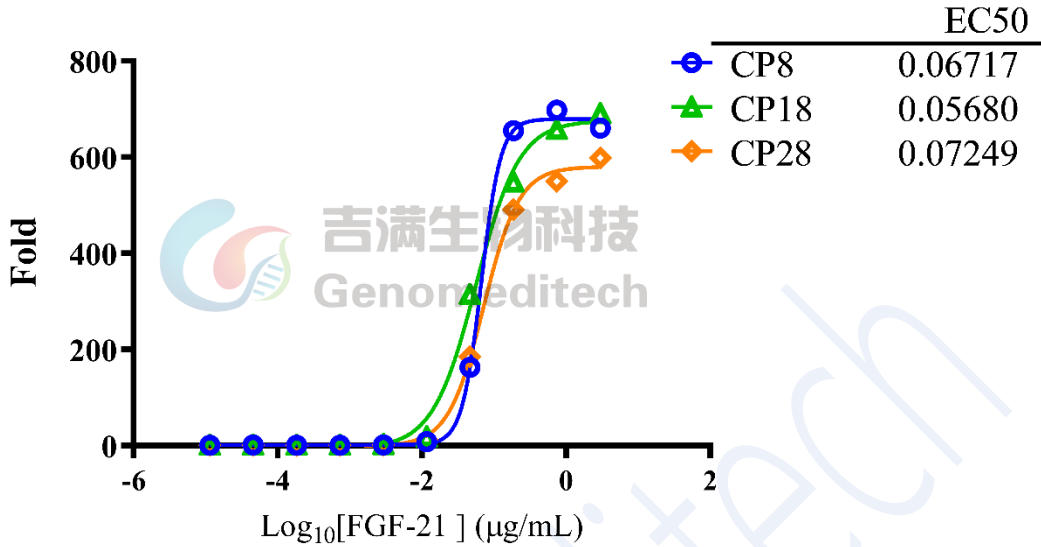


Fig 4. 稳定性验证结果

附录 2: 流式验证结果

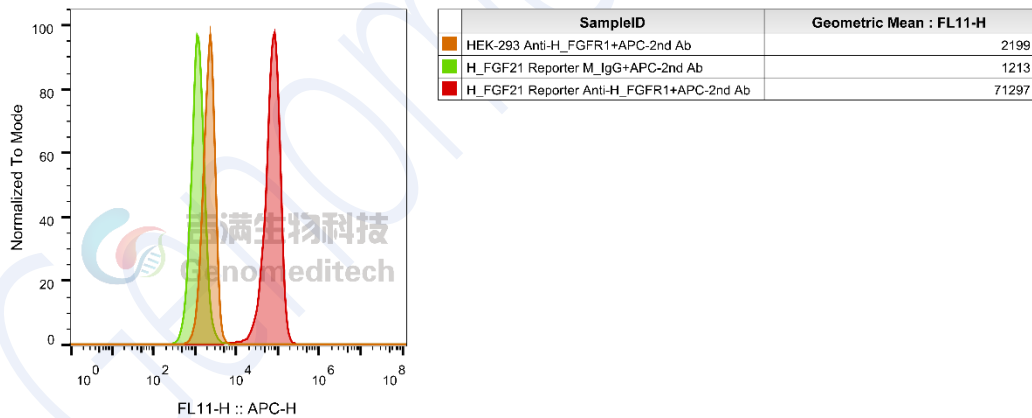


Fig 5. H_FGF21 Reporter HEK-293 Cell Line (Genomeditech/GM-C19834) 使用 Human CD331/FGFR1 Antibody (A08) (atagenix/FHC88110) 流式验证结果

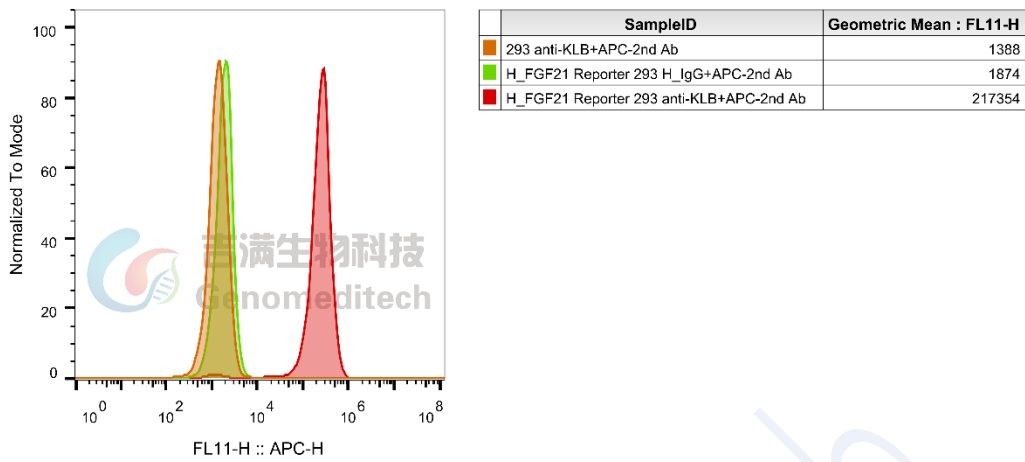


Fig 6. H_FGF21 Reporter HEK293 MCB (Cat. GM-C19834) was determined by flow cytometry using RG7992 (anti-Klotho Beta) (Aladdin/Ab177889).

相关产品

GCGR	
H_GCGR Reporter CHO-K1 Cell Line	H_GCGR Reporter HEK-293 Cell Line
H_GCGR CHO-K1 Cell Line	H_GCGR HEK-293 Cell Line
Mouse_GCGR HEK-293 Cell Line	
Anti-H_GCGR hIgG2 Antibody(volagidemab)	
GLP1R	
H_GLP1R Reporter CHO-K1 Cell Line	H_GLP1R Reporter HEK-293 Cell Line
H_GLP1R Reporter HEK-293 DDX35TM Cell Line	Cynomolgus_GLP1R HEK-293 Cell Line
H_GLP1R CHO-K1 Cell Line	H_GLP1R HEK-293 Cell Line
Mouse_GLP1R HEK-293 Cell Line	
Anti-GLP1R hIgG1 Antibody(mAb-36986)	Anti-H_GLP1R hIgG1 Antibody(glutazumab)
CALCA(CGRP): CALCRL RAMP	
H_CALCRL RAMP1 Reporter HEK-293 Cell Line	Cynomolgus_CALCRL RAMP1 HEK-293 Cell Line
H_CALCRL RAMP1 CHO-K1 Cell Line	H_CALCRL RAMP1 HEK-293 Cell Line
Anti-CALCRL RAMP1 hIgG2 Antibody(Erenumab)	
GIP:GIPR	
H_GIPR Reporter CHO-K1 Cell Line	H_GIPR Reporter HEK-293 Cell Line
H_GIPR Reporter HEK-293 DDX35TM Cell Line	Cynomolgus_GIPR HEK-293 Cell Line
H_GIPR CHO-K1 Cell Line	H_GIPR HEK-293 Cell Line
Mouse_GIPR HEK-293 Cell Line	
Anti-H_GIPR hIgG1 Antibody(AMG-133)	
ACVR2A: ACTRIIB: Active A	
ACVR2A KO HEK-293 Cell Line	Activin A Reporter Cell Line
H_ACVR2A Reporter Cell Line	H_ACVR2B Reporter Cell Line

H_ACVR2B HEK-293(ACVR2A KO) Cell Line	ACVR2B KO HEK-293 Cell Line
H_ACVR2A HEK-293(ACVR2B KO) Cell Line	
Anti-ACVR2B hIgG1 Antibody(Bimagrumab)	Anti-ACVR2B hIgG1 Antibody(Fab-17G05)
Anti-ACVR2B mIgG2a Antibody(Bimagrumab)	Anti-H_ACVR2B hIgG1 Reference Antibody(Bimbio)
Biotinylated Human ACVR2A Protein; His-Avi Tag	Biotinylated Human ACVR2B Protein; His-Avi Tag
Biotinylated Mouse ACVR2A Protein; His-Avi Tag	Biotinylated Mouse ACVR2B Protein; His-Avi Tag
Human Activin A Protein; His Tag	Human Activin B Protein; His Tag
Human ACVR2A Protein; hFc Tag	Human ACVR2A Protein; His Tag
Human ACVR2B Protein; hFc Tag	Human ACVR2B Protein; His Tag
Mouse ACVR2B Protein; His Tag	
AMY: CALCR RAMP	
H_CALCR RAMP3(AMY3) Reporter CHO-K1 Cell Line	H_CALCR Reporter CHO-K1 Cell Line

使用许可协议：

吉满生物将其许可材料的所有知识产权，独占的、不可转让的和不可发放分许可的权利授予给被许可人；吉满生物将保留许可材料、细胞系历史包、子代、包括修改材料中许可材料的所有权。

在吉满生物和被许可方之间，被许可方不允许以任何方式修改细胞系。被许可方不得分享、分发、出售、再授权或以其他方式将被许可材料、子代提供给其它实验室、部门、研究机构、医院、大学或生物技术公司等第三方非基于外包被许可人的研究目的而使用。

详情请参考吉满细胞系授权协议。

Genomeditech